


FENNEL



Fennel

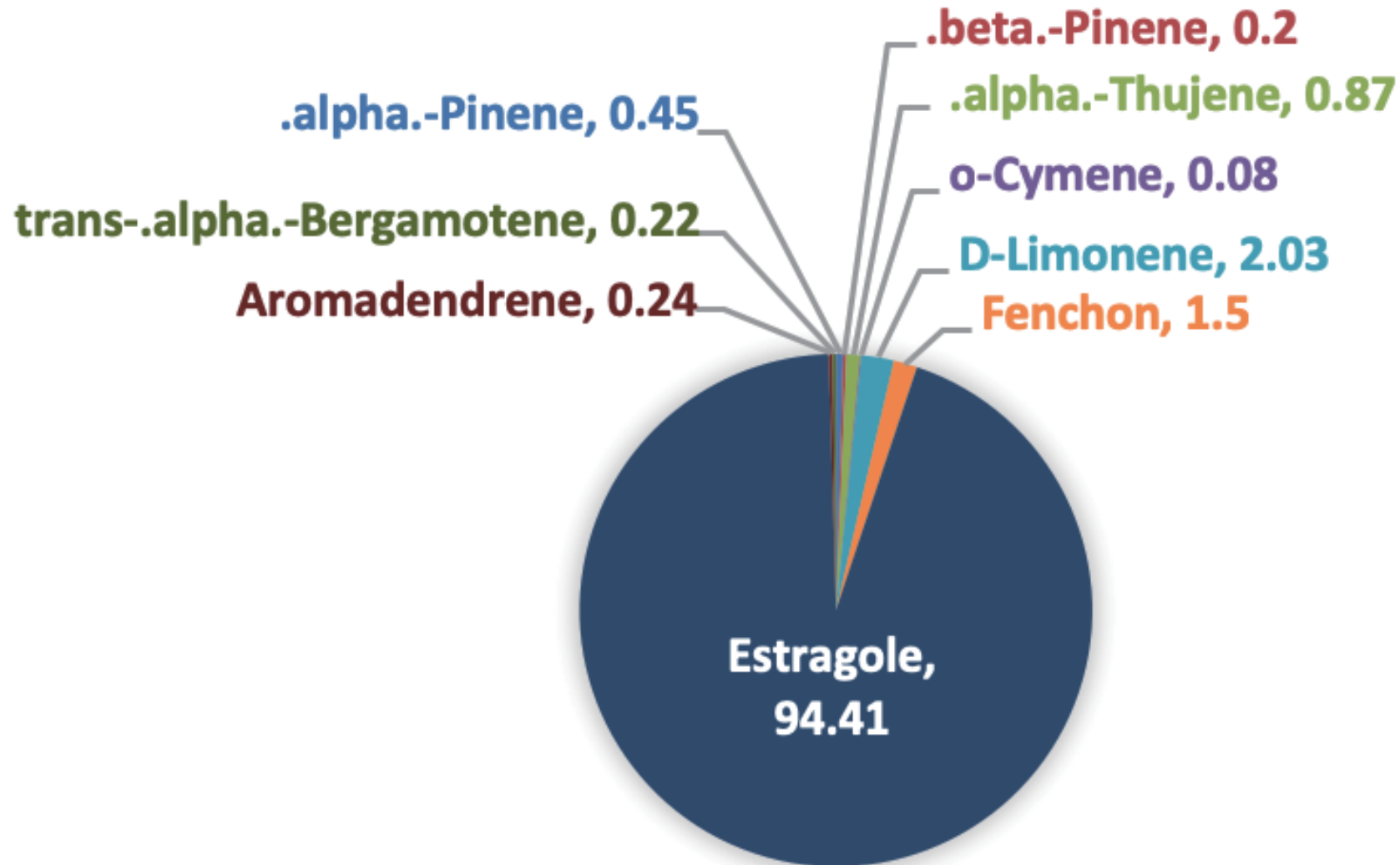

ピークテーブル TIC

ピーク#	保持時間	面積	面積%	高さ	高さ%	A/H	化合物
1	6.939	74868	0.45	44650	0.66	1.68	Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (.+/-.)-
2	7.798	32399	0.20	16379	0.24	1.98	.beta.-Pinene
3	8.324	144181	0.87	66278	0.98	2.18	Bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-
4	8.670	12721	0.08	5566	0.08	2.29	Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)-
5	8.747	334576	2.03	160210	2.36	2.09	D-Limonene
6	9.863	246584	1.50	133622	1.97	1.85	Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-
7	13.117	15568004	94.41	6328535	93.12	2.46	Estragole
8	15.070	40386	0.24	21145	0.31	1.91	Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R-(1R*,4Z,9S*)]-
9	15.164	36590	0.22	19579	0.29	1.87	trans-.alpha.-Bergamotene
		16490309	100.00	6795964	100.00		

※1 設備提供：株式会社 久留米リサーチ・パーク
※2 使用機器：島津製作所製 GC-MS：QP2010 Plus
※3 分析条件：サンプルは有機溶媒で500倍に希釈後、直接導入法にて分析。
サンプル前処理…アセトンで500倍希釈、カラム…DB-5ms、
昇温条件…40℃(2min)-10℃/min-240℃(5min)、NISTライブラリにて同定。